

LMFA壁挂式六氟灵®组合使用说明


针对氢氟酸及其酸性衍生物喷溅后对眼睛或皮肤的紧急清洗。
感谢您对我公司LMFA壁挂式组合的信赖。

六氟灵®是什么？

它是一组特别针对眼睛的氢氟酸及其酸性衍生物喷溅清洗的壁挂式组合。
它包含了：

2X500ml六氟灵洗眼器
1X200ml afterwash等渗透压平衡眼露。

这瓶200ml AfterwashII等渗透压平衡眼露能缓解由于化学喷溅和清洗后造成的不适感。

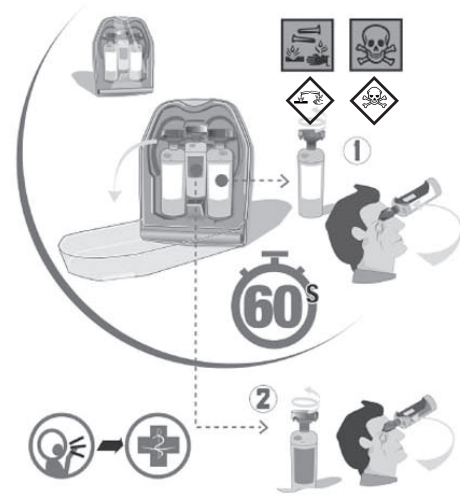

安装和使用原理：

LMFA必须安装在靠近易发生氢氟酸喷溅事故的危險区域；它也可以被安装在实验室中划出来的“安全防护区域”。

这套壁挂式设备需要挂在如发生喷溅，潜在使用者能一分钟内取得的地方。

功效最大推荐使用：

LMFA组合作为第一时间对眼睛的紧急清洗，为了避免危险的产生，所以需要在喷溅发生后60秒钟内进行清洗。

- 一瓶LPM（500ml）洗眼器针对一只眼睛，被推荐一次性全部使用完毕。
- 如遇很小面积的皮肤喷溅，几瓶洗眼器也可以达到一定的效用，但是如遇大面积皮肤喷溅，我们推荐使用DAFP（5L）便携式独立冲洗器，为了更好地阻止氢氟酸（HF）的特殊危害性：H⁺的腐蚀性和F⁻的有毒性。
- AfterwashII等渗透压平衡眼露（200ml）在用LPM六氟灵进行清洗后使用，切勿当作六氟灵使用，它为了缓解由于喷溅和清洗产生的不适感。

一般推荐：

这套壁挂式组合必须作为第一清洗溶液进行清洗；如先用水进行清洗了就延误了最佳的救治时间，从而影响到救治的功效。

如果您在喷溅现场没有取得六氟灵®及时进行救治，请不要犹豫用水先进行清洗。

在指示标签显示日期前进行使用。

所有包装需要一次性使用完毕。

清洗后，我们建议咨询专业医生

六氟灵®的有效的范围和局限：

六氟灵®被用于停止酸的腐蚀性和氟的有毒性产生灼伤的演变。它同时阻止HF在皮肤组织中的渗透。它同样对其酸性衍生物起作用。

如果灼伤已经产生，或者在60秒后才进行干预，该怎么做呢？

如果已经在60秒之外才进行干预，化学物质已经起作用了，灼伤已经在产生。需要想到一种改善紧急救治的清洗液，六氟灵®被证实了面对延迟救治仍然有很好的效果（喷溅发生60秒后）。如遇到延迟清洗，我们仍然推荐把壁挂式LPM（500ml）洗眼器作为第一清洗溶液进行清洗，它的理想清洗持续时间为“受污时间”的3-5倍的时间。请咨询专业医生保证后续治疗，通常情况，会选用葡萄糖酸钙用于“受污部位”。

检修和维护：

这套组合不能暴露在结冰状态下。因为这样一种水溶液在结冰后不能立即被投入使用。解冻后，它不会失去清洗效用。理想温度在15和35 °C. 之间。产品需要在有效限定日期前进行更换（日期请参照标签处）。

毒性分析

六氟灵是一种无刺激，无毒，不会引起变态反应的溶液。

科研报告，使用实例，毒性数据，产品测试名单和一般推荐使用请查阅我们的网站：
www.prevor.com.cn 或 www.prevor.com

中国北京东城区灯市口大街33号 国中大厦526A室 100006
电话：（86-10）6554 3650，6523 0056 传真：（86-10）6522 4350
电子信箱：china@prevor.com 网址：www.prevor.com / www.prevor.com.cn

